




游离DNA 血液保存管（TS002）

【产品特点】

- 样本稳定：游离核酸保存管是用来在室温下保存血液样本的，可以稳定样本中的游离DNA七天不降解且最大限度抑制红细胞裂解。
- 提取方便：保存的样本后续可以采用我公司游离核酸提取试剂盒进行游离DNA提取。
- 样本容量：该保存管最多可以保存8.1ml的样本。
- 仅供科研：本产品仅供科学研究，不可应用于临床诊断。

【常温下提取对比】

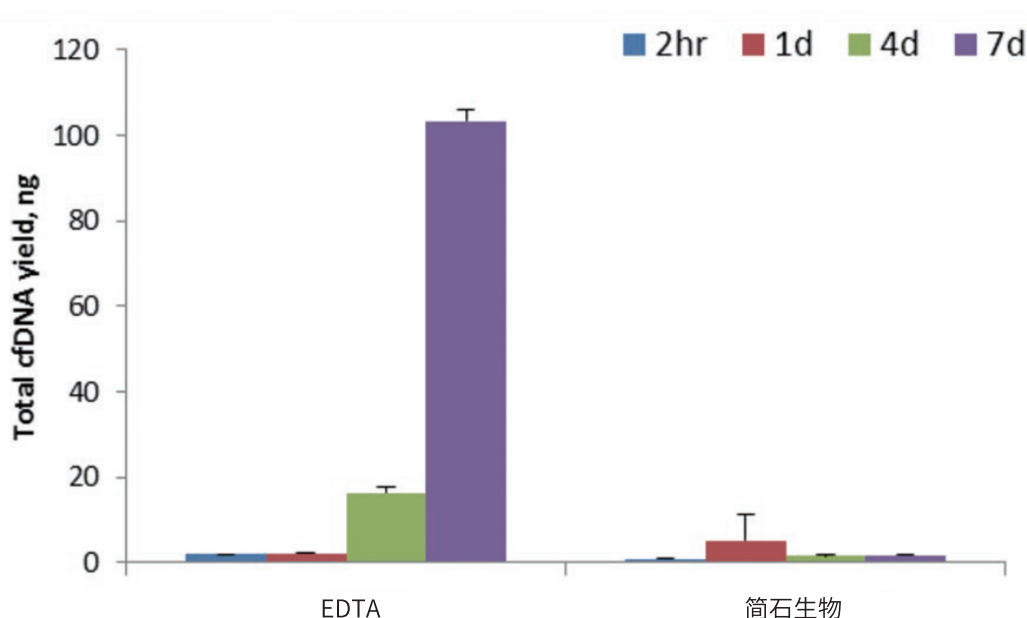

常温（20-25℃）下采用游离核酸（cfDNA）保存管与EDTA保存的血液样品分别在2小时、1天、4天、7天进行游离DNA提取，结果采用Qubit dsDNA High Sensitive Assay（thermo-fisher）分析。

产品名称	货号	介绍
血液核酸保存管	TS001	保存血液样品中基因的完整性;DNA和RNA可以直接分离得到而不需要去离心沉淀或去除试剂；完全灭活各种微生物（病毒、细菌、酵母菌）
游离DNA血液保存管	TS002	本产品主要采用以PET制成的试管以及保持游离核酸（cfDNA）稳定的试剂组成。