

核酸保存管

使用说明书 (Ver.0.0.3)

产品特点

- ◇ 保存组织样本中核酸的完整性。
- ◇ 完全灭活各种微生物（病毒、细菌、酵母菌等）。
- ◇ 样本中的核酸在常温下保存 (DNA>1 年、RNA 可达一个月)，冷冻(-20/-80℃)可以延长储存时间。

产品货号：

TS007-B-2b (10 个)

TS007- B-2-1 (50 个)

TS007-S-2s (10 个)

TS007- S-2-1 (50 个)

TS007-N-2n (10 个)

TS007-N-2-1 (50 个)



扫描二维码了解更多产品信息

目录 Contents

产品组份	1
操作步骤	1
注意事项	1
产品规格	2

产品组份

组分名称	描述
EZshield®保护剂	通用试剂，用于组织、细胞和生物液体中的样品裂解和 DNA 与 RNA 的稳定保存
EZshield®2X保护剂	EZshield®2X 保护剂与生物液体按照 1：1 的比例使用注：EZshield®2X 保护剂可用无 DNase/RNase 水稀释至（1×）溶液
裂解管（微生物）	2ml收集管（预充1m IEZshield®保护剂）和微生物裂解珠，用于收集和均质微生物样品。
裂解管（组织）	2ml 收集管（预充 1m EZshield®保护剂）和组织裂解柱，用于收集和均质组织样品
2ml收集管	2ml收集管（预充1ml EZshield®保护剂）用于收集任何样本
收集管拭子	12*80mm 螺旋盖容器，装满 1ml EZshield®保护剂和无菌拭子用于标本收集。

操作步骤



使用首选方法收集样本



将样品加入DNA/RNA保护剂



匀质化收集的样品

注意事项

1. 使用前确保裂解管温度在 18-25℃，并正确标记样本鉴定。
2. 使用所需的样本采集方法，采集后直接放入 EZshield®保护剂裂解管中。
3. 使用高速台式匀质机对样本进行匀质（如果样本不容易获得，也可以在纯化时进行匀质）EZshield®保护剂中的样本可以直接输入到各种核酸纯化体系中。

产品规格

货号	裂解珠	内置	规格	样本
TS007-B-2b	2mm裂解珠	1mlEZshield® 保护剂	1套（10个）	微生物
TS007-B-2-1			50个/包	微生物
TS007-S-2s	多规格混合裂解珠	1mlEZshield® 保护剂	1套（10个）	组织
TS007-S-2-1			50个/包	组织
TS007-N-2n	管内无裂解珠	1mlEZshield® 保护剂	1套（10个）	任意样本
TS007-N-2-1			50个/包	任意样本